

# MAGPIX® Drive Fluid (drivvæske) produktinformasjonsark



## Sammendrag

Bruk MAGPIX® Drive Fluid (40-50014) (drivvæske) som leverings- og skyllemedium, altså det som inneholder prøven når den overføres til den optiske komponenten i de MAGPIX-baserte instrumentene.

## Sikkerhetsforholdsregler

Unngå kontakt med hud og øyne. Et sikkerhetsdatablad (SDB) er tilgjengelig på forespørsel.

## Ingredienser

MAGPIX® Drive Fluid (drivvæske) inneholder natriumklorid, natriumfosfat og et antimikrobielt stoff i vann.

## Oppbevaring av produktet

Oppbevares ved 15-30 °C. Må ikke fryses.

## Begrensninger

Du må følge instruksjonene i dette produktinformasjonsarket. Vi kan ikke garantere påliteligheten til resultatene hvis du avviker fra disse instruksjonene. Når produktet oppbevares ved 15 °C til 30 °C, bør det yte som forventet frem til utløpsdatoen på emballasjen.

## Fremgangsmåte

1. Åpne esken med drivvæsken. Åpne væskebeholderen på MAGPIX®-instrumentet og fjern den tomme drivvæskeflasken og kast den på forsvarlig vis.
2. Skyv den nye flaskedelen inn, hold fast flasken og ta godt tak i forseglingen og riv den av.
3. Strekk ut drivvæskeslangen fra væskebeholderen og sett pluggen godt inn i åpningen på drivvæskeflasken. Sørg for at slangen peker rett ned mot forhøyningen i bunnen av flasken.
4. Skyv drivvæskeflasken på plass inne i beholderen. Flasken skal passe inn i sporene på brettet. Kontroller at avfallsbeholderen er tom.
5. Prime enheten i tråd med instruksjonene i brukerhåndboken.

**MERK:** Produktinformasjonsarkene er tilgjengelig på andre språk på forespørsel. Kontakt Luminex' tekniske støtte for informasjon eller gå til nettsiden vår <http://www.luminexcorp.com>. Der kan du bruke søkefunksjonen til å søke etter ønsket produktinformasjonsark.

Se i brukerhåndboken for korrekt bruk av MAGPIX Drive Fluid (drivvæske) ved behov.

89-60000-00-167 Rev. A  
5/2020

Translated from English document  
89-60000-00-172 Rev A

**REF**

Produktnr. 40-50014  
Mengde: 2 x 700 ml

For bestilling:  
E-post: [orders@luminexcorp.com](mailto:orders@luminexcorp.com)  
Faks: 512-219-0544

© 2020 Luminex Corporation

## Teknisk støtte

Telefon: 512-381-4397  
Gratis nummer i Nord-Amerika: 1-877-785-2323  
Gratis nummer fra andre land: + 800-2939-4959  
E-post: [support@luminexcorp.com](mailto:support@luminexcorp.com)  
[www.luminexcorp.com](http://www.luminexcorp.com)



**Luminex Corporation**

12212 Technology Blvd.  
Austin, TX 78727  
USA